

CLICK AND DRAG THE STEPS OF SLIDE PREPARATION TO BOXES IN SEQUENCE

നിരീക്ഷണവസ്തു തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ താഴെയുള്ള ചതുരങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിടുക

Wash the stained section in clean water and place it in the glycerine on the slide
 നിറം പിടിച്ച് ചേദത്തെ ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകിയ ശേഷം ഗ്ലൈസറിലെ ഗ്ലിസറിനിൽ വയ്ക്കുക

Put the thinnest and complete sections to a watch glass containing stain
 ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞതും പൂർണ്ണവുമായ ചേദങ്ങളെ മറ്റൊരു വാച്ച് ഗ്ലാസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെയിനിൽ ഇടുക

Place a cover glass over the material using a needle in such a way that air bubbles do not pass
 വായു കുமிழകൾ കടക്കാത്ത വിധം നീഡിലിന്റെ സഹായത്താൽ കവർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മൂടുക

Wipe out the excess glycerine using tissue paper
 അധികമുള്ള ഗ്ലിസറിൻ ടിഷ്യു പേപ്പർ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റുക

Put the material to be observed in the Petri dish containing water to prevent dehydration
 നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തുവിലെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പെട്രിഡിഷിലെ ജലത്തിൽ ഇടുക

Add one or two drops of glycerine to the slide to prevent drying up of the material
 നിരീക്ഷണവസ്തു ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാനായി ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി ഗ്ലിസറിൻ ഗ്ലൈസറിലെ ഇട്ടിക്കുക

Take thin cross sections of the material to be observed
 നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തുവിന്റെ കുറുകെയുള്ള നേർത്ത ചേദങ്ങൾ എടുക്കുക

With a brush, shift the sections to a watch glass containing water
 ചേദങ്ങൾ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വാച്ച് ഗ്ലാസിലെ ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക



തയ്യാറാക്കിയത്: സെബിൻ തോമസ് സി, ജി ബി എച്ച് എസ് വടക്കാഞ്ചേരി