

Em hãy kéo thả đúng vị trí các bước để có Cách sử dụng kính hiển vi

01

Xoay đĩa quay gắn vật kính để chọn vật kính phù hợp

02

Cố định tiêu bản hiển vi trên bàn kính bằng cách kẹp tiêu bản vào đúng khoảng sáng

03

Xoay núm điều chỉnh thô để tiêu bản về gần vật kính

04

Xoay núm điều chỉnh thô từ từ để tiêu bản di chuyển ra xa khỏi vật kính để nhìn thấy tiêu bản

05

Quan sát tiêu bản qua thị kính

06

Xoay núm di chuyển tiêu bản để đưa tiêu bản vào vị trí quan sát

07

Xoay núm điều chỉnh độ sáng của đèn (hoặc gương) để có ánh sáng vừa phải.

08

Xoay núm điều chỉnh tinh để nhìn rõ tiêu bản