

Testing The Result



B. Kadar Etanol (% v/v, dirujuk ke 20 °C)

1. Tuang sampel distilat ke silinder ukur tinggi secukupnya (minim gelembung).
2. Masukkan alkoholmeter perlahan dan tunggu hingga stabil.
3. Baca skala pada meniskus dan catat suhu sampel saat pembacaan.
4. Koreksi ke 20 °C menggunakan tabel koreksi alat bila suhu $\neq$ 20 °C $\rightarrow$ peroleh % v/v final.
5. Lakukan duplo/triplo, kemudian Lengkapi tabel pengamatan berikut berdasarkan hasil uji kelompok Anda!



Sampel	Suhu (°C)	Bacaan (% v/v)	Koreksi $\rightarrow$ 20 °C	% v/v Final
Ulangan 1				
Ulangan 2				
Ulangan 3				
Rata-rata				
SD				