

# BÀI 12

## THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH

### MỤC TIÊU

- Quan sát và vẽ được tế bào đang ở các giai đoạn co nguyên sinh khác nhau.
- Rèn luyện kỹ năng sử dụng kính hiển vi và làm tiêu bản hiển vi.

### TIẾN HÀNH

#### I. QUAN SÁT TB BAN ĐẦU

##### BƯỚC 1:

- Dùng dao lam tách lớp biểu bì
- Trên phiến kính đã nhỏ sẵn 1 giọt nước cất.
- Đặt mẫu vật lên lam kính.

##### BƯỚC 2:

- Quan sát dưới kính hiển vi (quan sát ở vật kính x10)

#### 2. TN CO NGUYÊN SINH

##### BƯỚC 1:

- Nhỏ dung dịch muối vào rìa lam kính, dùng giấy thấm phía đối diện.

##### BƯỚC 2:

- Quan sát dưới kính hiển vi (quan sát ở vật kính x10)

#### 3. TN PHẢN CO NGUYÊN SINH

##### BƯỚC 1:

- Nhỏ một giọt nước cất vào rìa của lá kính, dùng giấy thấm phía đối diện.

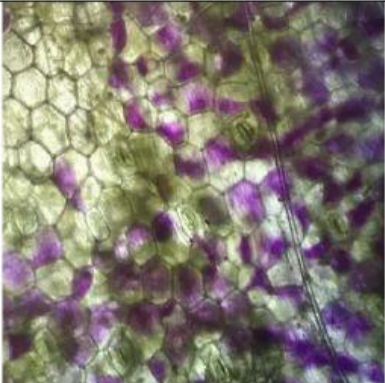
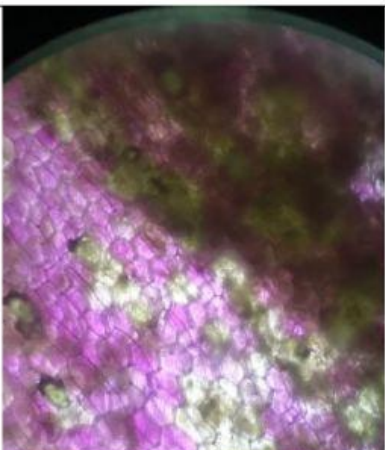
##### BƯỚC 2:

- Quan sát dưới kính hiển vi (quan sát ở vật kính x10)

LINKEDIN URL

# BÀI THU HOẠCH

1. Tên thành viên – Lớp 10.....

| 2. Thí nghiệm cơ nguyên sinh                                                        | Hình ảnh | Giải thích |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|    |          |            |
| 3. Thí nghiệm phản cơ nguyên sinh                                                   | Hình ảnh | Giải thích |
|  |          |            |