

### **CLICK AND DRAG THE STEPS OF SLIDE PREPARATION TO BOXES IN SEQUENCE**

നിന്നീക്കണമ്പു തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ താഴെയുള്ള ചട്ടങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിട്ടുക

Wash the stained section in clean water and place it in the glycerine on the slide

നിരം പിടിച്ച ചേരുതെത ശുദ്ധജലത്തിൽ കഴുകിയ ശേഷം സൈഡിലെ ഗ്രീസറിനിൽ വയ്ക്കുക

Put the thinnest and complete sections to a watch glass containing stain

എറുവും കൂടി കുറഞ്ഞതും പുർണ്ണവുമായ ചേരുങ്ങളെ മറ്റാരു വാച്ച് മൂസിൽ എഴുത്തിട്ടുള്ള രേഖയിനിൽ ഇടുക

Place a cover glass over the material using a needle in such a way that air bubbles do not pass

വായു കുമിളകൾ കടക്കാതെ വിധം നീഡലിഡി സഹായത്താൽ കവർ മൂസ് കൊണ്ട് മുടുക

Wipe out the excess glycerine using tissue paper

അധികമുള്ള ഗ്രീസറിൽ കിഞ്ചു പേപർ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റുക

Put the material to be observed in the Petri dish containing water to prevent dehydration

നിന്നീക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തുവിലെ ജലാംശം നാശപ്പെടാതിരിക്കാൻ പെട്ടിയിക്കിലെ ജലത്തിൽ ഇടുക

Add one or two drops of glycerine to the slide to prevent drying up of the material

നിന്നീക്ഷണമ്പു ഉണങ്ങി പോകാതിരിക്കാനായി നേന്നൊരും നേന്നൊരും ഗ്രീസറിൽ സൈഡിൽ ഇടുക

Take thin cross sections of the material to be observed

നിന്നീക്ഷിക്കാനുള്ള വസ്തുവിന്റെ കുറുക്കത്തുള്ള നേരത്തെ ചേരുങ്ങൾ എടുക്കുക

With a brush, shift the sections to a watch glass containing water

ചേരുങ്ങൾ ബൈഷ് ഉപയോഗിച്ച് വാച്ച് മൂസിലെ ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റുക




തയ്യാറാക്കിയത്: സൈഡിൽ തോമസ് സി, ജി ബി എച്ച് എസ് വടക്കാബോർ