

Họ và tên:

QUAN SÁT MẪU VẬT BẰNG KÍNH LÚP CẦM TAY VÀ KÍNH HIỂN VI QUANG HỌC


I. KÍNH LÚP

1. Cấu tạo

TAY CẦM

KHUNG KÍNH

MẶT KÍNH

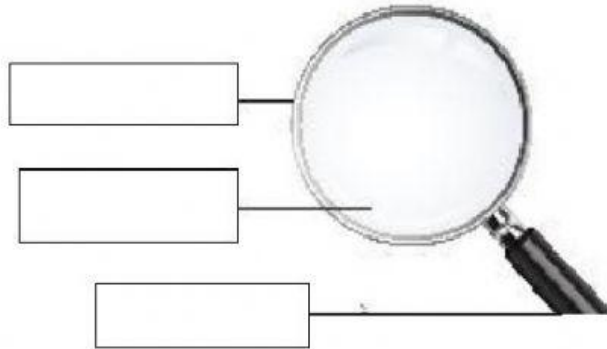


2. Các bước sử dụng

Bước 1:		Điều chỉnh khoảng cách giữa kính và vật quan sát sao cho nhìn rõ vật
Bước 2:		Đưa mặt kính gần mẫu vật quan sát
Bước 3:		Mắt nhìn vào mặt kính

2. KÍNH HIỂN VI

1. Cấu tạo

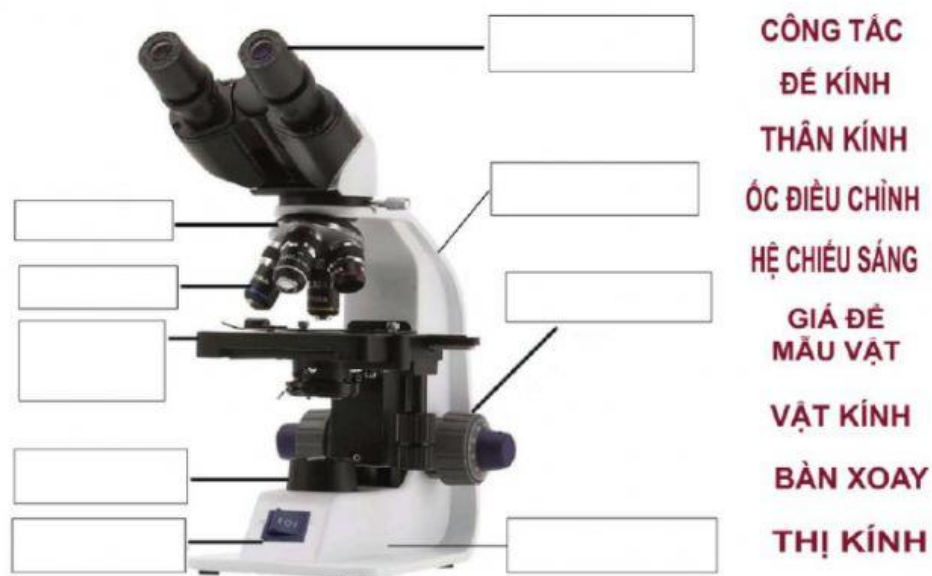

2. Các bước sử dụng

Bước 1		Vặn ốc ở thân kính để hạ giá kính xuống thấp nhất.
Bước 2		Đặt mẫu vật lên giá kính
Bước 3		Bật đèn, điều chỉnh để ánh sáng chiếu qua mẫu vật
Bước 4		Chọn vật kính 10 (ngắn nhất), quan sát bằng mắt thường và vặn ốc đẩy giá kính lên cao nhất
Bước 5		Đặt mắt vào thị kính, từ từ hạ mẫu vật xuống và quan sát