

NHÓM:

LỚP:

3. Quan sát mẫu vật bằng kính lúp cầm tay và kính hiển vi quang học

b/ Kính hiển vi quang học

Quan sát hình 2.7 (SGK trang 15) kết hợp với video, hãy chú thích các thành phần cấu tạo kính hiển vi?



Hình 2.7. Cấu tạo kính hiển vi quang học

3. Quan sát mẫu vật bằng kính lúp cầm tay và kính hiển vi quang học

Đọc thông tin SGK kết hợp với đoạn video vừa xem → sắp xếp các bước sử dụng kính hiển vi quang học cho hợp lý.

Các bước	Thứ tự
<u>Xoay núm điều chỉnh tinh để nhìn rõ tiêu bản</u>	
<u>Xoay đĩa quay gắn vật kính để chọn vật kính phù hợp</u>	
<u>Xoay núm điều chỉnh thô để tiêu bản về gần vật kính</u>	
<u>Xoay núm điều chỉnh thô từ từ để tiêu bản di chuyển ra khỏi vật kính đến khi nhìn thấy tiêu bản</u>	
<u>Cố định tiêu bản trên bàn kính bằng cách kẹp tiêu bản vào đúng khoảng sáng</u>	
<u>Quan sát tiêu bản qua thị kính</u>	
<u>Xoay núm điều chỉnh độ sáng đèn (hoặc gương) để có ánh sáng vừa phải.</u>	
<u>Xoay núm di chuyển tiêu bản để đưa tiêu bản vào vị trí quan sát</u>	