


Simak vidio berikut untuk mengetahui cara menggunakan Neraca Ohaus!



Pada neraca ohaus, setelah sistem kesetimbangan tercapai, selanjutnya kalian tinggal membaca skala hasil penimbangan untuk mengetahui berapa massa benda yang ditimbang. Sebagai contoh, perhatikan gambar skala neraca ohaus hasil pengukuran berikut ini.

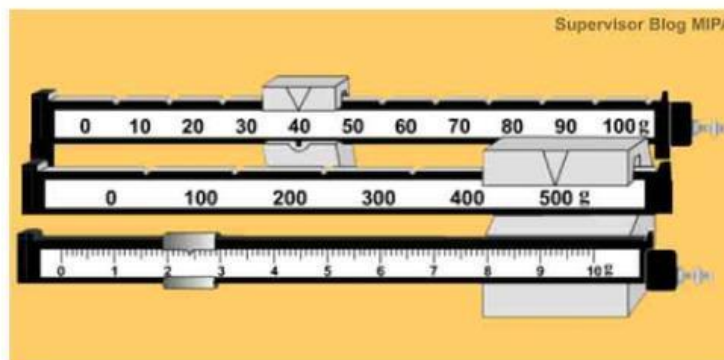

Berdasarkan gambar di atas, hasil pengukuran menggunakan neraca ohaus adalah sebagai berikut.

Skala Lengan Pertama	=	2,4 gram	
Skala Lengan Kedua	=	500 gram	
Skala Lengan Ketiga	=	40 gram	
		542,4 gram	+