
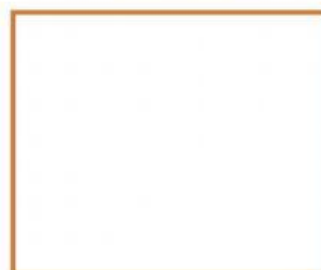
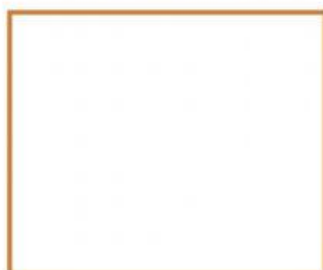
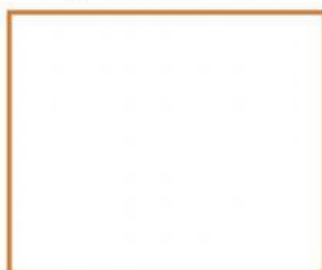
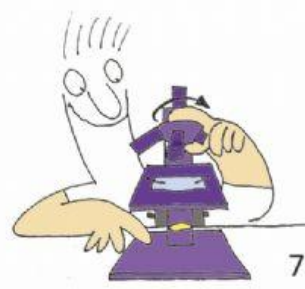
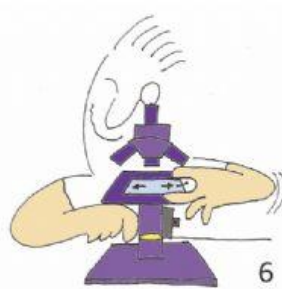
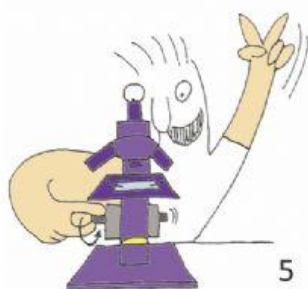
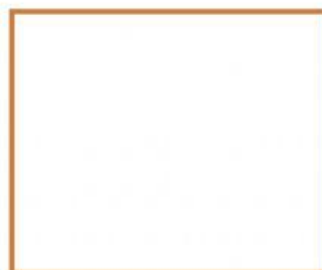
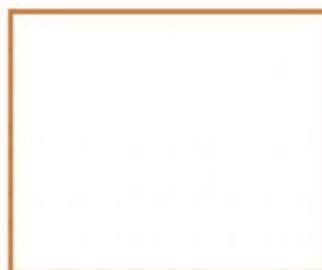
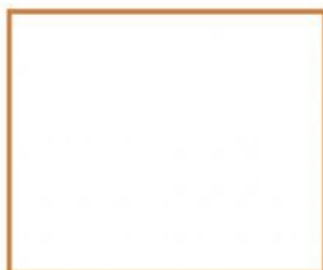
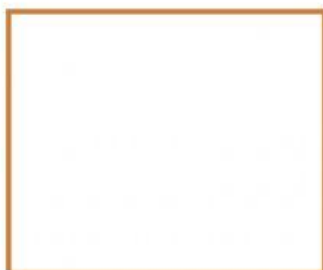
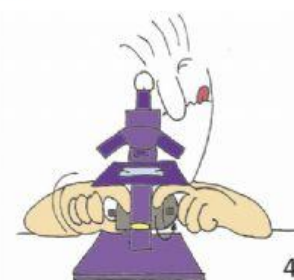


MANEIG I ENFOCAMENT DEL MICROSCOPI

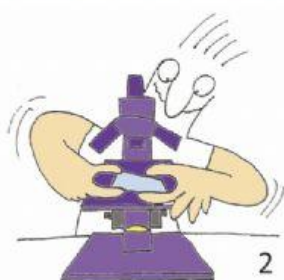

Posar la preparació al centre de la platina.

Girar el macromètric i acostar la platina a l'objectiu tant com es pugui. Cal fer aquesta operació mirant lateralment per evitar que l'objectiu toqui la preparació.

Després d'enfocar amb l'objectiu de menor augment, posar l'objectiu immediatament més gran (10x) i acabar d'enfocar amb el micromètric.

Moure la preparació per localitzar la part de més interès.

Mirant per l'ocular, girar el macromètric fins que apareixi una imatge més o menys clara.

Girar el revòlver i col·locar l'objectiu de menor augment (4x) en la posició central.

Amb el cargol micromètric acabar d'enfocar per obtenir una imatge ben clara.